

BagMixer[®] 400

400毫升均质器



最畅销的实验室均质器！

法国 interscience



我们的优质产品满足您的实验室需求

- 为微生物分析提供全面的实验仪器
- 法国设计、制造
- 创新产品的研发领导地位
- 全球130多个国家的分销网络

高效样品制备 – 30年的不断创新

全球售出超过**25.000**台均质器，我们是世界公认的实验室均质器和产品样品袋方面的样品制备专家。



30秒内实现最佳细菌提取

叶片的拍击运动可以在混合过程中实现最佳的细菌提取，并消除交叉污染的风险。仅30秒，样品即可准备好进行分析。

可调节均质力度*

每个叶片的压力可高达28千克。
适合所有类型的应用。

专利



距离近 / 硬样品：
向前移动叶片以便增加力度



距离远 / 软样品：
向后移动叶片以便减少力度

BagMixer® S

不锈钢机身

高品质304L不锈钢机身

坚固，可靠

3年质保期
可视窗终身保修*
减震器终身保修

先进的照明系统

照明系统：显示均质过程的状态
(在设备下面) *

LED灯光：在均质和清洁过程中照亮均质腔*

超稳定

Paulstra™减震脚系统*

* 并非适用于所有型号，请查看技术规格以了解更多详细信息



食品



制药



环境



兽医



公共研究

超静音均质*

噪音小于48dB
减噪音外壳
双层可视窗门

BagMixer® SW

Q-Tight 密封系统

250kg压力避免液体从顶端外溢

易于清洁*

易于清洗系统: 门可完全打开
光滑的聚碳酸酯均质腔*
耐高温高压灭菌叶片和滴水盘
可拆卸叶片
专利


可视窗门

液体传感器*

检测到样品袋泄露后自动停止均质
专利



高级功能*

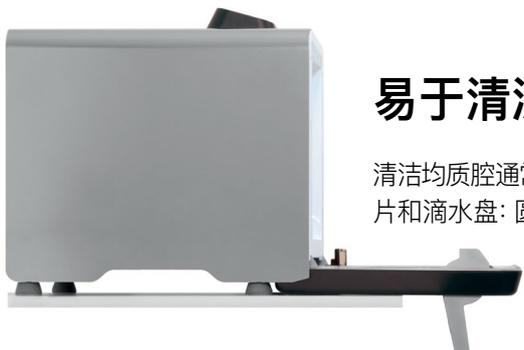

易于清洗系统*


清洁均质腔通常是很费时的。使用易于清洗系统，通过打开全平的前门使清洁更容易。可拆卸叶片和滴水盘：圆角使明亮的聚碳酸酯均质腔更容易擦。

专利

超静音

传统叶片均质器噪音很大，容易使人神经衰弱。BagMixer® S&SW将真正的改变您工作室的工作舒适度：他们非常安静，在均质的时候您可以在均质器旁边打电话：与竞争对手54dB的噪音指数相比，噪音指数不超过48dB。

最大噪音指数通过250mL水和22g奶酪，经传统实验室LNE（法国中央检测实验室）测试获得。可根据需要提供数据。

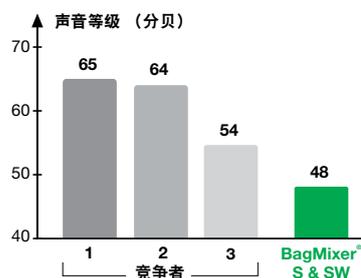

ISO 3744 音响测试



"Lightcode" 照明系统*

我们的BagMixer® S&SW 工作非常安静，所以您甚至不会注意到均质结束！我们增加了照明灯来照亮工作台，所以当均质结束时您也可以知道，即使距离很远您也可以看到。

指示灯状态如下：



绿灯：
均质完成



黄灯：
均质正在进行



红灯：
液体感应器感应到泄露

液体感应器

如果均质袋泄露，清洗均质腔是很困难的。我们增加了一个感应器来检查液体以及及时给您警报，可以节省样品，更快的清洁！



专利



省电

新的无刷电机技术使BagMixer®与其他有刷电机竞争者相比节省了50%的电。没有磨损部分，所有可以持续更长时间。自动睡眠功能使BagMixer®在30分钟静止状态后进入睡眠模式。

BagMixer® 400 系列

有效的固体样品均质



BagMixer® 400 P
> 基本型

货号 021 230



BagMixer® 400 W
> 可视窗

货号 022 230



BagMixer® 400 CC
> 可拆卸叶片

货号 024 230



BagMixer® 400 S
> 静音均质

货号 025 000



BagMixer® 400 SW
> 可视窗门,
液体传感器

货号 025 100

补充产品和配件



DiluFlow®
重量稀释器 3千克
货号 501 203


DiluFlow® Pro
重量稀释器 5千克
货号 502 205

DiluFlow® Elite 5 kg
重量稀释器 5千克
货号 503 205

DiluFlow® Elite 1 kg
重量稀释器 1千克
货号 503 201



BagFilter® Pipet & Roll
方便移液和快速密封
货号 111 720

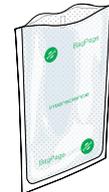

BagPage® + 400
全面过滤均质袋
货号 122 025



BagLight® 400
无过滤膜均质袋
货号 132 025



BagSeal®
热密封装置
货号 261 000



BagOpen® 400
开袋器
货号 211 040



均质袋支架&滴水盘
(选配)
存放均质袋支架
货号 221 040



BagClip® 400
密封夹
货号 231 040



BagPipet® & BagTips®
移液器 - 货号 251 091
无菌吸管 - 货号 252 019

技术参数

	BagMixer® 400 P	BagMixer® 400 W	BagMixer® 400 CC	BagMixer® 400 S	BagMixer® 400 SW
货号	021 230	022 230	024 230	025 000	025 100
概述					
全不锈钢 304L外壳	✓	✓	✓	✓	✓
可调节均质力度 (专利)	-	-	✓	✓	✓
多功能数字显示屏	-	-	✓	✓	✓
可调节叶片	-	-	✓	✓	✓
叶片并排停靠	-	-	✓	✓	✓
Click & Clean可拆卸&清洁叶片 (专利)	-	-	✓	✓	✓
可视窗口	-	✓	✓	-	✓
超静音均质 (小于48 分贝)	-	-	-	✓	✓
Light code灯光系统: LED状态颜色灯	-	-	-	✓	✓
圆角的聚碳酸酯均质室: 容易清洁	-	-	-	✓	✓
均质室白色LED灯光	-	-	-	✓	✓
液体传感器: 漏液检测	-	-	-	-	✓
技术规格					
最佳均质体积	50 - 400 毫升				
滴水盘	选配	包含		包含(内置)	
Q-tight 密封条	特殊密封可防止液体从袋子顶部泄露				
无刷电机	✓	✓	✓	✓	✓
速度	均质速度固定: 8 次/秒		可调节速度: 4, 6, 8, 10 次/秒		
可调节均质时间	30 - 210 秒或无穷大		1 秒 - 1 小时或无穷大 /倒计时		
门类型	普通门	可视窗口门		普通门	双层可视窗口门
开门	270度可打开的门			整体可查看系统: 可完全打开门, 查看均质室 (专利)	
电压和频率	220-240 V~ 50-60 Hz		100-240 V~ 50-60 Hz		
质保	3年				
终身保修	减震器	可视窗口门, 减震器		减震器	可视窗口和减震器
备件供应期限	10年				
符合	ISO 7218, ISO 6887, FDA BAM (细菌学分析手册)				
重量和尺寸					
产品尺寸 (宽 x 深 x 高)	26.8 x 39.5 x 28.3 厘米		27 x 42 x 26.6 厘米	27.6 x 45.9 x 35.7 厘米	
净重	16.8 千克	16.6 千克	16.1 千克	25.1 千克	24.7 千克
外箱尺寸 (宽 x 深 x 高)	49 x 34.5 x 37 厘米			56 x 41 x 50 厘米	
毛重	19.5 千克	19.7 千克	19.2 千克	29.3 千克	28.9 千克

BagMixer® 400 P/W/CC: 1滴水盘, (BagMixer® 400 P: 选配), 1 根电源线, 1 份用户手册, 1 份快速使用指南, 1 包免费均质袋样品, 1 质保卡

BagMixer® 400 S&SW: 1个内置安全滴水盘, 1 根电源线, 1 份用户手册, 1 份快速使用指南, 1 包免费均质袋样品, 1 质保卡

INTERSCIENCE产品由interlab公司制造, 并通过ISO9001认证。



本地经销商

interscience

巴黎
电话: +33 (0)1 34 62 62 61 - 邮址: info@interscience.com

法兰克福
电话: +49 611 7238 7770 - 邮址: info@interscience.com

波士顿
电话: +1 781 937 0007 - 邮址: sales.usa@intersciencelab.com

上海
电话: +86 (0)21-64739390 - 邮址: sales.china@interscience.cn

新加坡
电话: +65 6977 7232 - 邮址: sales.asia@interscience.com

东京
电话: +81 3 6712 9715 - 邮址: sales.japan@interscience.com

www.interscience.com